
卓上型導電率計

CON700

Conductivity/TDS/°C/°F Bench Meter

モデル: Eutech CON700

日本語取扱説明書



ISO 9001
CERTIFIED

測定パラメーター: 導電率 / TDS / °C / °F

ニッコー・ハンセン株式会社

目次

1.	はじめに	- 3 -
1.1	同梱品	- 3 -
1.2	キーパッドについて	- 4 -
1.3	ディスプレイ	- 5 -
1.4	キーとファンクションについて	- 5 -
2.	電極情報	- 6 -
3.	校正	- 7 -
3.1	自動校正と手動校正	- 7 -
3.2	シングルポイント校正とマルチポイント校正	- 8 -
3.3	校正について	- 8 -
3.4	自動導電率校正の方法	- 9 -
3.5	手動導電率校正と手動 TDS 校正の方法	- 9 -
3.6	温度校正	- 10 -
4.	測定	- 11 -
4.1	測定について	- 11 -
4.2	自動レンジと手動レンジ	- 11 -
4.3	ホールド機能	- 11 -
5.	データの記録と呼び出し	- 12 -
6.	セットアップについて	- 12 -
6.1	P1.0 CAL (校正データの参照)	- 14 -
6.2	P2.0 ELE (電極情報の参照)	- 14 -
6.3	P3.0 ConF (コンフィギュレーション)	- 14 -
6.3.1	P3.1 rdY(Ready/Stability インジケータの設定)	- 14 -
6.3.2	P3.2 °C°F (温度単位設定)	- 14 -
6.3.3	P3.3 AtC (自動温度補償の設定)	- 15 -
6.3.4	P3.4 tdS (TDS ファクターの設定)	- 15 -
6.3.5	P3.5 t.CO (温度係数の設定)	- 15 -

6.3.6	P3.6 t.nr (正規化温度の設定)	- 16 -
6.3.7	P3.7 ACAL (自動校正モードの設定)	- 16 -
6.3.8	P3.8 SPC (シングルポイント校正の設定)	- 16 -
6.3.9	P3.9 CELL (セル定数の設定)	- 17 -
6.4	P4.0 rSt (リセット設定)	- 17 -
6.5	P5.0 CLr (内部メモリの消去)	- 17 -
7.	TDS ファクターの計算	- 18 -
8.	温度係数の計算	- 19 -
9.	トラブルシューティング	- 20 -
10.	製品仕様	- 21 -
11.	アクセサリ	- 22 -

1. はじめに

この度は卓上型導電率計 CON700 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品はマイクロプロセッサベースの経済的で簡単にご使用いただける導電率計です。本体サイズがより小さくなった省スペース設計です。また、従来品と比べてより大きな LCD ディスプレイを搭載し視認性が格段と向上しました。測定パラメーターとして、導電率、TDS、温度(°C / °F)の3種類を同時に測定可能です。

付属の電極用アームスタンドは、本体の右側、左側のどちらにもお好みに応じて取り付けることができます。

操作、装置のメンテナンスに関しては、必ず本操作マニュアルに従って実施してください。記載以外のことを行うと故障する恐れがあります。不適切なご使用による本製品の故障に関しては責任を負うことができません。マニュアルに記載されている内容は予告なく改訂される場合があります。予めご了承ください。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。お読みになった後も、本書を大切に保管し、すぐに参照できるようにご配慮ください。





1.1 同梱品

梱包を開け下記のものが入っているかを確認してください。


万一不足がありましたら、お買い求めいただきました販売店にご連絡ください。

CON700 本体	1 台
本取扱説明書	1 部
英文取扱説明書	1 部
電源アダプタ	1 個
導電率センサー (CONSEN9501D)	1 個
電極用アームスタンド	1 個


1.2 キーパッドについて

	<p>本器の電源 ON、OFF に使用します。電源が投入されると、本器は自動的に最後に使用したモードで起動します。</p> <p>校正データならびに記録された値は電源を切っても保持します。</p>
	<p>測定モードの切り替えを行います。「導電率/温度」「TDS/温度」導電率/TDS 校正モードでは、導電率/TDS 校正から温度校正へ切り替わります。</p> <p>約 5 秒間押し続けるとセットアップモードに切り替わります。</p>
	<p>測定モードと校正モードを切り替えます。</p> <p>セットアップモード時には、測定モードに戻ります。</p>
	<p>校正モードでは校正値を確定します。</p> <p>セットアップモードでは、選択を確定します。</p> <p>測定モードでは測定レンジや分解能の変更を行います。</p> <p>メモリモードでは表示した値を参照します。</p>
	<p>MI (Memory Insert) は読取値を内部メモリに記録します。</p> <p>▲は値を増加させます。</p> <p>セットアップモードや校正モードではスクロールアップします。</p>
	<p>MR (Memory Recall) は内部メモリに記録した値を表示します。</p> <p>▼は値を減少させます。</p> <p>セットアップモードや校正モードではスクロールダウンします。</p>
	<p>読取値を一時的にホールド(固定)します。再度押すとホールドを解除し、読取を開始します。</p>

1.3 ディスプレイ

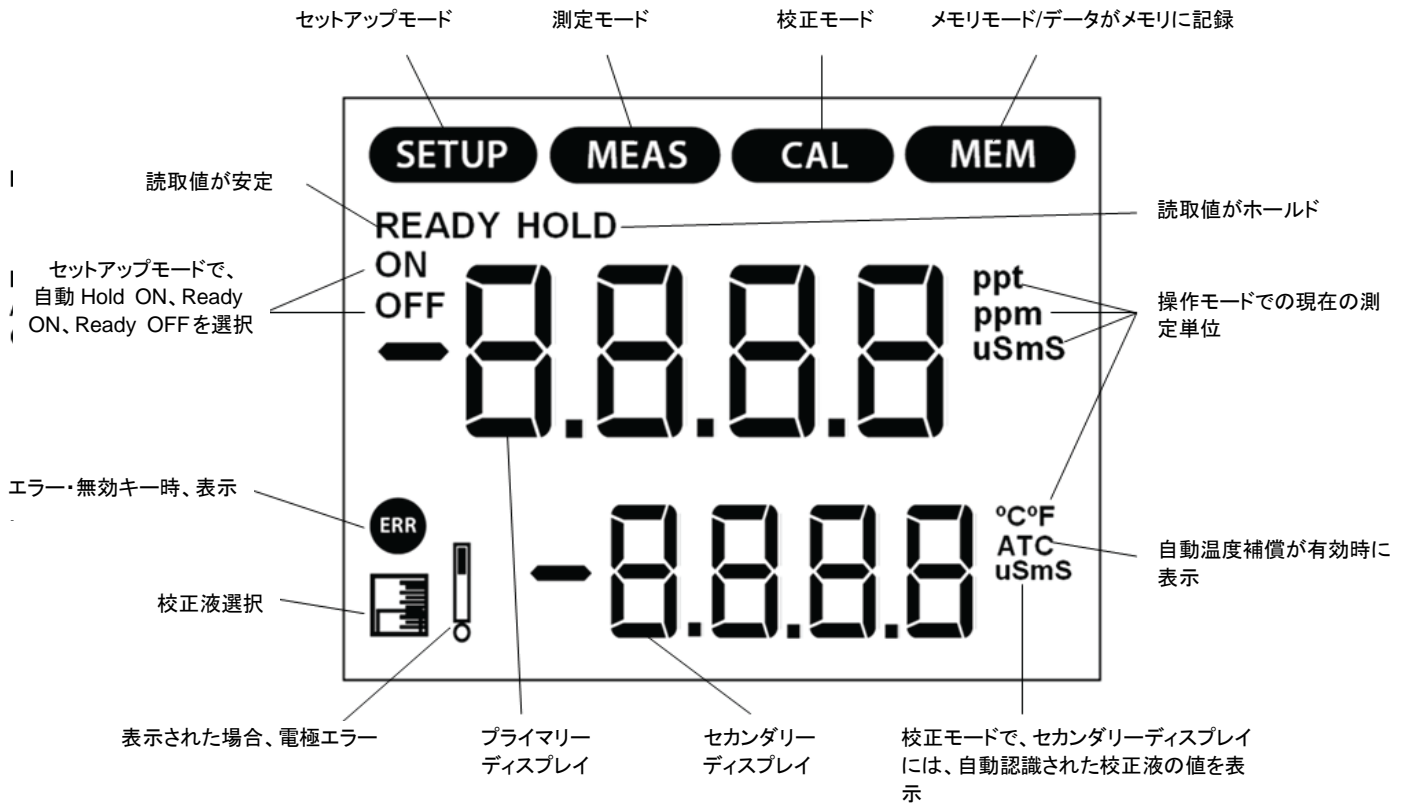

1.4 キーとファンクションについて

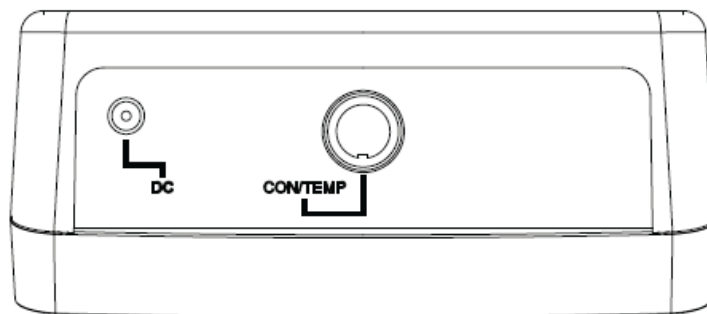

CON/TEMP	8ピン DIN コネクタ付きの 2 セル導電率センサーを接続。
DC	電源アダプタ用コネクタ

2. 電極情報

CON700 に標準付属している導電率センサー (CONSEN9501D) はセル定数が $K=1.0$ 、温度センサー搭載型 1M ケーブルが付きのセンサーになります。

Ultem ボディハウジングを採用しているため、大変化学的耐性を持っています。

また電極デザインは、早い温度応答性と空気の取り込みを減少した、正確で再現性を持つ安定した読取を実現しました。

電極部に使用している接液部の材質は、以下の通りです。

電極ガード部	ポリアーテルイミド (Ultem)
センサーハウジング部	ポリブチレンテレフタレート (Valox)
2 バンド	ステンレススチール (SS304)

電極ガードは、クリーニング用に取り外しができますが、測定や校正時には必ず取り付けてください。

電極ガードを外してご使用頂くと、間違った結果の原因になります。

最良の結果を得るためには、ステンレススチールの上バンド部分より上に液を浸けてください。電極保護ガードには液を浸けるレベルのマークが付いています。



3. 校正

3.1 自動校正と手動校正

本器は、導電率測定では自動校正ならびに手動校正が可能です。TDS 測定においては手動校正のみ実施することができます。

自動校正モードでは、表 1 に示された測定レンジと正規化温度に基づいて自動的に 4 種類の導電率校正液を認識して校正することができます。例、正規化温度 25°C で 201~2000uS 内の校正液を使用した場合、本器は 1413uS 校正液を使用していると認識し、セカンダリーディスプレイ部に表示します。もし表 1 に示された導電率校正液を使用するのであれば、自動校正モードを使用することをお勧めします。

もし、表 1 に記載のない導電率校正液を使用する場合は、手動校正モードに設定して校正を実施してください。

工場出荷時には、自動校正モードを使用するように設定されています。校正モードの設定方法は、後述するシステムセットアップの章をご参照ください。導電率レンジ 1 には、自動校正モードで認識する校正液は設定されていません。

表 1

レンジ番号	導電率レンジ	自動校正値	
		正規化温度	
		25° C	20° C
R 1	0.00 ~ 20.00 uS	None	None
R 2	20.1 ~ 200.0 uS	84 uS	76 uS
R 3	201 ~ 2000 uS	1413 uS	1278 uS
R 4	2.01 ~ 20.00 mS	12.88 mS	11.67 mS
R 5	20.1 ~ 200.0 mS	111.8 mS	102.1 mS

レンジ番号	TDS レンジ (TDS ファクター 0.5)	自動校正値
R 1	0 ~ 10.00 ppm	None
R 2	10.1 ~ 100.0 ppm	Non
R 3	101 ~ 1000 ppm	None
R 4	1.01 ~ 10.00 ppt	None
R 5	10.1 ~ 100 ppt	None

3.2 シングルポイント校正とマルチポイント校正

シングルポイント校正では、すべての測定レンジに置いて1点校正のみ適用します。

一方マルチポイント校正では、それぞれの測定レンジごとに個別に校正を実施することを意味します。しかし、1つの測定レンジにおいては1つの校正ポイントのみが有効になります。

それぞれの測定レンジにおいて、最良の結果を得るにはマルチポイント校正を実施してください。

工場出荷時の設定では、シングルポイント校正が設定されています。校正ポイントの変更は、後述するシステムセットアップの章をご参照ください。

3.3 校正について

最適な結果を実現するには、値のわかっている校正液を使用して定期的に校正をいただくことをお勧めします。1つの測定レンジに置いては、1点校正が最大の校正ポイントになります。同じ測定レンジで複数回校正を実施した場合、最後に実施した校正値が前回の値から書き換えられます。

電極を交換した場合には、リセット(システムセットアップを参照)を実施し、内部に保存されている校正データの消去を行ってください。




校正前のセンサーやサンプルの値が異なる場合などは、センサーを良く水洗いして、測定するサンプルでセンサー先端の共洗いの実施をお勧めします(水洗いには脱イオン水の使用をお勧めします)。

CON700は不揮発性内部メモリを搭載していますので、すべての校正値や本器の設定情報、記録したデータなども電源をOFFした後や不意の電源の消失などでも保持します。






間違った校正を避けるために、工場出荷時の値から±40%が校正変更の許容範囲値になっています。

低い電気伝導率の校正液(20uS以下)は非常に不安定で温度に大変依存します。その結果、R1測定レンジにおける(0.00~20.00uS)校正結果の再現性は大変難しいです。

3.4 自動導電率校正の方法

- (1)  を使用して導電率測定モード(uS/mS)に変更してください。
- (2) 導電率センサー先端を校正液に浸けてください。 を押して校正モードに移動した後、最適な結果になるようにセンサーを使用して優しく攪拌してください。
- (3) プライマリーディスプレイ部には工場出荷時に設定された校正値を基準にした読取値が表示されます。一方セカンダリーディスプレイ部には、表 1 に記載された中から最も適切な校正液の値が表示されます。
- (4) ディスプレイ上に READY インジケータが表示されたのを確認し、 を押して値を確定してください。校正が成功するとプライマリーディスプレイに表示された読取値が一瞬点灯し本器は自動的に測定モードに戻ります。



3.5 手動導電率校正と手動 TDS 校正の方法

- (1)  を使用して校正したい測定モードに変更してください。導電率の場合は uS/mS、TDS の場合は ppm/ppt と表示されます。
- (2) 導電率センサー先端を校正液に浸けてください。 を押して校正モードに移動した後、最適な結果になる用センサーを使用して優しく攪拌してください。
- (3) プライマリーディスプレイ部には現在の読取値が表示されています。一方セカンダリーディスプレイ部には、工場出荷時に設定された値が表示されています。 と  を使用して、現在使用している校正液の値に変更してください。変更した値を確定するには  を押してください。校正が成功するとプライマリーディスプレイに表示された読取値が一瞬点灯し本器は自動的に測定モードに戻ります。


3.6 温度校正

温度測定にはサーミスタセンサーを使用しているため、自動温度補償や測定は大変正確で安定しています。従って、頻繁な温度校正は不要です。センサー交換した場合や測定温度の値が疑わしい場合、校正証明済みの温度計と読取値が異なる場合などは、下記の手順で温度校正を実施してください。

(1) 温度バスの様な正確で既知の温度溶液にセンサーを浸けてください。

(2)  を押し校正モードにした後、 を押して温度校正モードに移動してください。プライマリーディスプレイ部には測定した温度が表示されます。セカンダリーディスプレイ部には、工場出荷時に設定された温度が表示されます。

(3)  と  を使用して温度を調節してください。 を押すと変更した温度の値が確定されます。温度

校正モードをキャンセルする場合は、 を押してください。本器は工場出荷時のデフォルト温度から最大 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.9^{\circ}\text{F}$) の値を調節することが可能です。



4. 測定

4.1 測定について

- (1) 測定前に必ず脱イオン水もしくは蒸留水でセンサーを洗って不純物を取り除いてください。優しくセンサー振り付着した水を取り除いてください。その後測定するサンプルでセンサーを共洗いすると良いです。
- (2) センサー先端をサンプルに浸けてください。この時、センサーについている上側のスチールバンドより上部にサンプルのレベルを調整してください。電極ガードの外側には、サンプルレベルマークが示されています。
- (3) 読取値が安定するまでしばらく待ってください。電極ガード(透明黄色)は、必ず付けたまま測定してください。電極ガードが付いていない状態で測定をすると、間違った読取の原因になります。




4.2 自動レンジと手動レンジ

CON700 は測定した読取値に合わせて自動的に測定レンジを選択します。測定レンジに関しては、前述の表 1 を参照してください。

自動レンジ機能を無効にするには、 を押してください。ディスプレイ上の MEAS が点灯し、手動レンジが有効になったことを示します。手動レンジにおいて次の測定レンジに移行するには、 を再び押してください。5 つのレンジに移行した後、自動レンジモードに切り替わります。








(例) 読取値が 465uS の場合、自動的にレンジ 3 で表示します。手動レンジに移行した場合、レンジ 4 では 0.47mS、レンジ 5 では 0.5mS で表示します。最適な分解能で表示するには、自動レンジ機能を使用してください。

4.3 ホールド機能

読み取った値を一定期間保持するためには、ホールド機能を使用します。ホールド機能は読み取った値を一時的に保持します。使用するには、 を押してください。HOLD インジケータがディスプレイに表示され読取値がホールド表示されます。通常モードに戻るには、もう一度  を押してください。ホールド値を内部メモリに保存するには、 を押してください。


5. データの記録と呼び出し

Eutech 700 シリーズのメーターは最大 100 ポイントまで内部メモリにデータを記録することができます。





- (a) 測定モードで、 を押すと測定された値が内部メモリに記録されます。そして、記録されたメモリのロケーション番号 (**StO**) が一瞬表示されます。
- (b) 内部メモリからデータを呼び出し場合には、 を使用します。最新の記録されたデータのロケーションが初めに表示されます。 と  を使用し、参照したいデータロケーションを選択します。
 を押すと、記録されたデータが表示されます。
- (c) 再度  を押すと記録データのロケーション画面に戻ります。測定モードに戻るには  を押してください。内部メモリに記録したデータを消去するには、セットアップの項目をご参照ください。

6. セットアップについて


本器の設定をカスタマイズするには、セットアップモードを使用してください。セットアップモードに移るには、測定モードで、

 を約 5 秒間押し続けてください。

使用するボタンの説明

 	プログラムの変更やオプションの変更
	プログラムの選択や設定の確定時に使用
	上位のセットアップ階層や測定モードに戻る場合に使用

セットアップのフロー

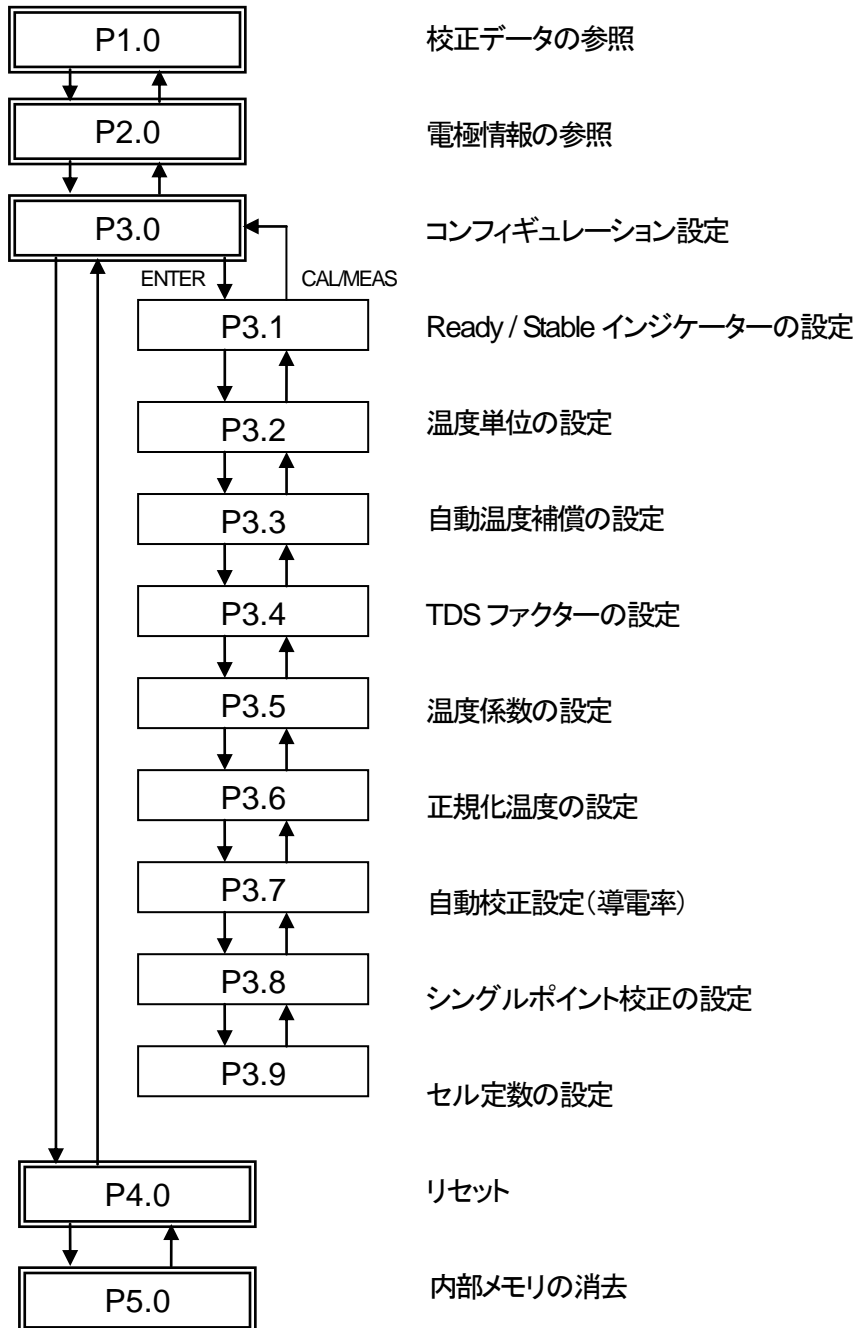

6.1 P1.0 CAL(校正データの参照)



を押すとそれぞれのレンジで保存されている校正データを参照することができます。

6.2 P2.0 ELE(電極情報の参照)



を押すとそれぞれのレンジの CELL 効率を参照することができます。

6.3 P3.0 ConF(コンフィギュレーション)



を押すと下部階層(P3.1)に移ります。

6.3.1 P3.1 rdY(Ready/Stability インジケータの設定)

(1) を押すと Ready インジケータ設定項目に入ります。

(2) と を使用し、設定したい項目を選択します。

選択肢	説明
READY ON	READY インジケータ有効。読取値が安定すると READY と表示
READY OFF	READY インジケータ無効。読取値が安定しても READY と表示しない
Auto HOLd	自動ホールドモード有効。読取値が安定するとホールドされる。

(3) を押すと選択した項目を確定します。





6.3.2 P3.2 ° C° F(温度単位設定)

(1) を押すと温度単位設定項目に入ります。





(2) と を使用し、°C と °F のいずれかを選択します。

(3) を押すと選択した項目を確定します。

6.3.3 P3.3 AtC(自動温度補償の設定)

- (1)  を押すと自動温度補償設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、自動温度補償を「Yes」もしくは「No」のいずれかを選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。





6.3.4 P3.4 tdS(TDS ファクターの設定)

- (1)  を押すと TDS ファクター設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、希望する TDS ファクターの値を 0.40 ~ 1.00 の中から選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。

6.3.5 P3.5 t.CO(温度係数の設定)





温度係数は温度単位による導電率の変化の量を係数にしています。CON700 の工場出荷時の温度係数は、2.1%/°C と設定しています。この値は最も幅広い用途で、良い結果を示す値になります。温度係数の入力範囲は、0.0 ~ 10.0%/°C です。

温度係数の計算方法は、後述する温度係数の掲載の章をご参照ください。

- (1)  を押すと温度係数設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、希望する温度係数の値を 0.0 ~ 10.0%/°C の中から選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。





6.3.6 P3.6 t.nr(正規化温度の設定)

自動温度補償機能を有効にした時、測定値は正規化温度に温度係数を計算して調整されます。正規化温度のデフォルト値は、25°C になります。

- (1)  を押すと正規化温度設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、希望する正規化温度の値を 15.0 ~ 30.0°C の中から選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。





6.3.7 P3.7 ACAL(自動校正モードの設定)

自動校正モードの詳細については、前述した項をご参照ください。

- (1)  を押すと自動校正モード設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、自動校正モードを有効「Yes」もしくは無効「No」のいずれかを選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。

6.3.8 P3.8 SPC(シングルポイント校正の設定)





シングルポイント校正、マルチポイント校正の詳細については、前述した項をご参照ください。

- (1)  を押すとシングルポイント校正設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、シングルポイント校正を「Yes」有効(シングルポイント校正)もしくは「No」無効(マルチポイント校正)のいずれかを選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。







6.3.9 P3.9 CELL(セル定数の設定)

CON700 に付属している導電率センサーのセル定数は K=1.0 です。使用するセンサーのセル定数が K=0.1 もしくは K=10.0 (別途、ご購入) を使用すると、測定に厳しいレンジに対して、より測定パフォーマンスが改善されます。セル定数の変更は、必要に応じて実施してください。本器のデフォルト設定は、1.0 として設定されています。





K=0.1	低測定レンジに最適 (< 20uS もしくは < 10 ppm)
K=1.0	中間測定レンジに最適
K=10	高測定レンジに最適 (> 20mS もしくは > 10 ppt)

- (1)  を押すとセル定数設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、0.1, 1.0, 10.0 のいずれかを選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。

6.4 P4.0 rSt(リセット設定)

- (1)  を押してリセット設定項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、「Yes」(リセット) もしくは 「No」(リセットキャンセル) のいずれかを選択します。
- (3) 「Yes」の場合、 と  を使用し、「Cal」(校正データのリセットのみ) もしくは 「Fct」(工場出荷時にリセット) のいずれかを選択します。
- (4)  を押して選択したリセットを実行します。

6.5 P5.0 CLr(内部メモリの消去)

- (1)  を押して、内部メモリ消去項目に入ります。
- (2)  と  を使用し、「Yes」(メモリ消去) もしくは 「No」のいずれかを選択します。
- (3)  を押して選択した項目を確定します。

7. TDS ファクターの計算

本器は 25°C のような標準温度における TDS 標準液を使用して、TDS 校正することができます。導電率と TDS の変換ファクターを決定するために、以下の公式をご使用ください。

$$\text{ファクター} = \text{実際の TDS} \div \text{実際の導電率 @ 25}^\circ \text{C}$$

- 実際の TDS:

標準液のボトルラベルによる値もしくは超純水に精密に含まれている塩を使用して作った標準液。

ppm = milligram of salt(s) per liter of water = mg/L

ppt = gram of salt(s) per liter of water = g/L

- 実際の導電率: 適切に校正されたメーターを使用して測定された値

実際の TDS と実際の導電率の両方の値は、同じ大きさの単位でなければなりません。例えば、TDS 値が ppm の場合、対応する導電率値は $\mu\text{S}/\text{cm}$ になります。TDS 値が ppt の場合、導電率値は mS/cm になります。

導電率読取値に上記の公式でのファクターをかけることにより、ファクターを確認することができます。その時の結果は、TDS 値になります。

TDS ファクターが 1.0 に設定されている時は、導電率値と TDS 値は等しいです。

8. 温度係数の計算

使用するサンプルの温度係数を計算するには、下記の公式を参考にしてください。

$$tc = 100 \times \frac{C_{T2} - C_{T1}}{C_{T1}(T_2 - 25) - C_{T2}(T_1 - 25)}$$

tc = 温度係数

25 = 25°C

C_{T1} = 温度 1 の時の導電率

C_{T2} = 温度 2 の時の導電率

T_1 = 温度 1

T_2 = 温度 2

この手順では、温度コントロールができる温度バスなどを利用して下記手順を行ってください。

- (1) サンプルの中にセンサーを浸けてください。温度係数を 0% (この場合温度係数なし) に設定してください。設定方法は、前述したシステムセットアップの章を参考にしてください。
- (2) 5 分間待ってください。 T_1 と C_{T1} として読取値をメモしてください。(温度 1 における導電率値)
- (3) サンプルとセンサーを T_1 から約 5 ~ 10°C 異なる温度にして、 T_2 と C_{T2} として読取値をメモしてください。

注意: 参考までに結果を記録してください。 T_1 と T_2 は測定温度としてひとくりにしてください。その温度差は 5°C 以上にしないでください。

- (4) 上記の公式に基づいて、サンプルの温度係数を計算してください。
- (5) 計算した温度係数を本器の温度係数設定に入力してください。

計算した温度係数は全ての読取値に対して適用されます。

9. トラブルシューティング

問題	考えられる原因	処置方法
ディスプレイが表示しない	電源ボタンが押されていない 電源アダプタが適切に接続されていない	1) 電源ボタンを押す 2) 電源アダプタを再度接続し、電源ボタンを押す。
読取値が不安定	測定レンジが測定範囲外 電極が接続されていない 電極の故障・汚れ 本器が校正されていない 間違った温度値	電極が接続されているか確認 電極をクリーニングするもしくは交換する 本器を再校正する 測定レンジ内のサンプルを使用して確認する 本器をリセットする
反応が遅い	電極の汚れ サンプルの温度変化が激しい	電極をクリーニングする 温度が安定するまで待つ
ボタンを押しても反応しない	HOLD モードオート HOLD モードになっている キーパッドの不良	 を押し、ホールドモードを解除する。必要に応じて、セットアップモードのオートホールドモードを無効にする。 お近くの販売店様へ修理依頼の連絡。
 表示	無効なキー: 現在の操作モードで無効なキーを押された 自動校正モードで導電率校正液が校正値の40%以内に入っていない	各モードで有効なキーを押す。 電極ガードが取り外されていないかを確認 新しい校正液と異なる校正値の校正液を使用してみる
UR(アンダーレンジ)	測定値が測定可能レンジから外れている。 電極が接続されていない。	電極が接続されているか確認
OR(オーバーレンジ)	電極が詰まっている。汚れている。壊れている。 メーターが校正されていない。 悪い温度読取値が影響。	電極を洗浄もしくは交換してください。 メーターを再校正してください。 メーター測定範囲内のサンプルを扱ってください。 本器のリセットを実施してください。

10. 製品仕様

導電率表示範囲 / 分解能	R1	0.00 ~ 20.00 uS/cm	0.01 uS/cm
	R2	20.1 ~ 200.0 uS/cm	0.1 uS/cm
	R3	201 ~ 2000 uS/cm	1 uS/cm
	R4	2.01 ~ 20.00 mS/cm	0.01 mS/cm
	R5	20.1 ~ 200.0 mS/cm	0.1 mS/cm
TDS 表示範囲 / 分解能 右は TDS ファクター0.5 設定時(TDS ファクター1 の場合、 最大値は 200.0ppt)	R1	0.00 ~ 10.00 ppm	0.01 ppm
	R2	10.1 ~ 100.0 ppm	0.1 ppm
	R3	101 ~ 1000 ppm	1 ppm
	R4	1.01 ~ 10.00 ppt	0.01 ppt
	R5	10.1 ~ 100.0 ppt	0.1 ppt
精度	±1% Full Scale		
セル定数	0.1 / 1.0 / 10.0 (選択可能)		
TDS ファクター	0.40 ~ 1.00 (選択可能)		
校正ポイント	自動校正モード: 4 点 (各レンジで最大 1 点) 手動校正モード: 5 点 (各レンジで最大 1 点)		
温度表示範囲	0.0 ~ 100.0 °C / 32.0 ~ 212.0°F		
補償タイプと範囲	自動温度補償(0 ~ 100°C/32.0 ~ 212.0°F) 手動温度補償(0 ~ 80°C/32.0 ~ 176°F)		
温度分解能	0.1°C / 0.1°F		
温度精度	±0.5°C / ±0.9°F		
温度校正	オフセット調節で 0.1°単位に設定可能。 オフセット調節範囲: ±0.5°C / ±0.9°F		
温度係数	0.0 ~ 10.0% per °C		
自動レンジ機能	Yes		
ホールド機能	Yes		
内部メモリ	100 データセットまで		
入力	8ピン DIN		
電源	AC/DC 9V, 6W アダプタ (100/240 VAC, 50-60Hz)		
寸法	175(L) x 155(W) x 69(H) mm (本体のみ)		
重量	650 g (本体のみ)		

11. アクセサリー

型番	商品名	内容
01X543402	卓上型導電率計 Eutech CON700	CON700 本体、CONSEN9501D 電極、電極用アームスタンド、電源アダプタ
01X466602	導電率センサー CONSEN9501D	測定範囲: 0 ~ 150 mS/cm 測定温度範囲: 0 ~ 80° C セル定数: K=1.0
93X546101	導電率センサー 93X546101	測定温度範囲: < 200 uS/cm 測定温度範囲: 0 ~ 80° C セル定数: K=0.1
93X546102	導電率センサー 93X546102	測定温度範囲: > 1 mS/cm 測定温度範囲: 0 ~ 80° C セル定数: K=10
01X211241	84uS/cm 導電率校正液 ECCON84BT	480mL ボトル
01X211217	100uS/cm 導電率校正液 ECCON100BT	480mL ボトル
01X211219	500uS/cm 導電率校正液 ECCON500BT	480mL ボトル
01X211207	1413uS/cm 導電率校正液 ECCON1413BT	480mL ボトル
01X211214	2764uS/cm 導電率校正液 ECCON2764BT	480mL ボトル
01X211210	12.88mS/cm 導電率校正液 ECCON1288BT	480mL ボトル
01X211244	111.8mS/cm 導電率校正液 ECCON1118BT	480mL ボトル
01X109105	50ppmTDS 標準液 EC44250BT	480mL ボトル
01X109102	300ppmTDS 標準液 EC442300BT	480mL ボトル
01X109104	1000ppmTDS 標準液 EC4421000BT	480mL ボトル
01X109101	3000ppmTDS 標準液 EC4423000BT	480mL ボトル
01X211272	5.0mS/cm 導電率校正液 ECCON5000BT	480mL ボトル
60X030130	100/240VAC SMPS 電源アダプタ	9V, 6W
01X081600	電極用アームスタンド ECPHELSTDC	

保証規定	保証書								
<ul style="list-style-type: none"> ・正常な使用状態において故障が生じた場合、お買い上げ日より1年間無償修理いたします。 ・次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 誤使用、不当な修理・改造による故障。 (2) 本品納入後の移動や輸送あるいは落下による故障。 (3) 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 (4) 接続している他の機器が原因による故障。 (5) 車両・船舶等での使用による故障。 (6) 消耗部品、付属部品の交換。 (7) 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日がない場合、及び保証書の提示がない場合。 	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内における正常な使用状態での故障は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">商品名</td> <td>卓上型導電率計 Eutech CON700</td> </tr> <tr> <td>型番</td> <td>01X543401</td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>お買い上げから1年間(電極は除く)</td> </tr> <tr> <td>ご購入日</td> <td style="text-align: center;">年 月 日</td> </tr> </table>	商品名	卓上型導電率計 Eutech CON700	型番	01X543401	保証期間	お買い上げから1年間(電極は除く)	ご購入日	年 月 日
商品名	卓上型導電率計 Eutech CON700								
型番	01X543401								
保証期間	お買い上げから1年間(電極は除く)								
ご購入日	年 月 日								

■ 商品についてのお問い合わせは

ニッコー・ハンセン株式会社
 ハンセン事業部
 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5
 電話: 06-4801-7751 Fax: 06-6358-5580
www.nikko-hansen.jp

初版 : 2012年7月30日作成